

# Lupe Industria e Comércio-Ltda

## Manual de Procedimento do Dispensador de Parafina Dp-01

- 1) Verificar voltagem do aparelho
- 2) Conectar a tomada.
- 3) Ligar chave alavanca atrás do aparelho e conectar pedal. Conforme figura um.

Chave  
Liga Desl  
Alavanca



Figura Um

- 4) Girar Termostato no Sentido Horário. Conforme Figura Dois




Espera até o Led acender.  
Gire no sentido anti-horário  
Para diminuir a temperatura.  
Verifique com o termômetro a  
temperatura da parafina

Led

Figura Dois

**5) Conectar Pedal. Conforme Figura Três**

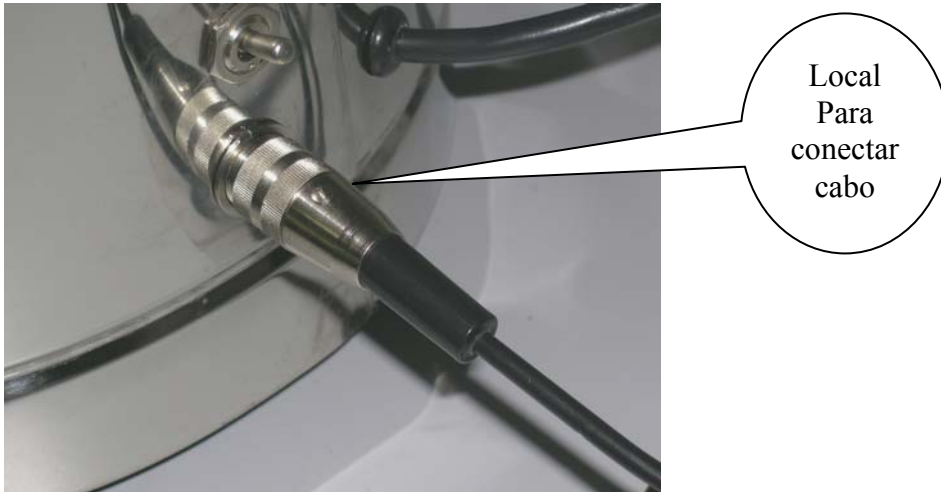

**Figura Três.**

**6) Girar Biqueira no sentido anti Horário. Conforme Figura Quatro.**



**Gire a torneira no Sentido Horário  
Pra aumentar o  
Fluxo de parafina, e no Sentido Anti-Horário  
para diminuir a Saída**

**Figura Quatro.**

**7) Forma de acionamentos, para liberação de fluxo de parafina**

- a) Através de pedal de acionamento. Figura Cinco**
- b) Através de acionamento direto no painel. Figura Seis.**



**Figura Cinco.**

**Pressione o pedal conforme a seta.  
Com o pé.  
Retire o pé do pedal para cancelar o acionamento.**



**Figura Seis.**

**Pressione.  
O botão com a face da mão para liberar  
Parafina.  
Retire a face da mão do botão para cancelar  
o acionamento.**

**Faça o controle de temperatura através do termômetro.**

- c) Coloque o termômetro em contato com a parafina.
- d) Segure alguns segundos.
- e) Retire e verifique a temperatura

**para limpar a parte externa.**

**8) Limpeza do Equipamento.**

- a) Faça com um pano úmido em água, para limpar a parte externa.
- b) Para limpar a interna, aqueça os resíduos de parafina, libere todos, aguarde enquanto o aparelho resfria, pegue um pano umedecido em água e passe.

**9) Dúvidas.**

- a) Meu aparelho não Liga.

**Resposta Verifique a tensão da rede, se a rede estiver ok, verifique se a chave alavanca (Mostrada na figura Um). Esta acionada. (Sentido da alavanca para cima).**

b) Mesmo verificando a tensão e com a chave ligada, o aparelho continua desligado.

**Resposta Verifique se a fusível no porta fusível. Conforme figura Sete.**



**Porta Fusível.  
Para abrir basta girar a tampa.  
Para fazer está verificação faça com  
Equipamento desligado  
Rede elétrica.**

**Figura Sete.**

c) Meu equipamento não Libera parafina.

**Resposta Verifique Se A Temperatura da parafina Já alcançou seu ponto de fusão, se alcançou, verifique se a torneira (Mostrado na figura Quatro).**

d) A parafina, continua sem sair.

**Resposta Verifique se o funil está limpo, se a passagem da parafina na cuba não esta obstruída por resíduos sólidos**



**Lupe Industria e Comércio-Epp.  
Rua teixeira mendes, 53  
Cambuci São Paulo.  
Tel ( xx11-3277-1888) e-mail vendas@lupe.com.br  
Visite [www.lupe.com.br](http://www.lupe.com.br)**